

KIT PARA INACTIVAR DERRAMES BIOLÓGICOS

Este documento es emitido por Eufar; está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Kit para inactivar derrames biológicos

Descripción y uso

- Utilice elementos de protección personal.

Utilice **BENZIRAL** de la siguiente forma:

- Mida 7,5 mL de **BENZIRAL** y mezcle con 250 mL de agua potable.
- Adicione esta solución sobre el derrame.
- Absorba completamente con **SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS – SANISORB ACTIVE**
- Recoja cuidadosamente y descarte de acuerdo con la normatividad o protocolo vigente.
- Para más información consulte el PROTOCOLO

¿COMO INACTIVAR DERRAMES BIOLÓGICOS CON BENZIRAL?

Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.

Biodegradabilidad y disposición final

- **BENZIRAL** diluido es biodegradable, comprobado mediante prueba OECD (301D). Libre de fosfatos.
- **SOLIDIFICADOR DE LIQUIDOS – SANISORB ACTIVE** no es tóxico, no presenta olores desagradables y es biodegradable.

Contenido

- Recipiente plástico para almacenamiento del kit
- **BENZIRAL** de 60 mL. Detergente y desinfectante inactivador.
- Guantes de caucho talla 8, calibre 35
- Bolsa roja contramarcada con riesgo biológico
- Sobre solidificador de líquidos x 35 g.
- Recogedor y escobilla.
- 1 paño absorbente.
- Tapabocas industrial.
- Tapabocas desechable.
- Protocolo de inactivación de derrames.
- Cinta de acordonamiento / aislamiento.
- Si se agota alguno de estos elementos solicítelos a través de www.eufar.com

Registros Sanitarios

SOLIDIFICADOR: NSOH00073-09C

BENZIRAL: Certificación INVIMA No. 2015016635



Para comprar en línea



Distribuido por Laboratorios EUFAR S.A.
☎ 3174019336 info@eufar.com
Línea de servicio al cliente (571) 6254455
Bogotá, Colombia

eufar.com



KIT PARA
INACTIVAR
DERRAMES
BIOLÓGICOS